

Ma fiche – Utilisation du microscope

Microscope – Niveau Collège

Collège - Lycée Georges Pompidou - Doubaï

A. Je construis ma fiche

Colonne A : je numérote les étapes

Colonne B : je décris l'étape.

Colonne C : je coche la case au crayon lorsque je considère que je maîtrise cette étape.

Colonne OK : le professeur confirme mon autoévaluation √.

A	B	C	OK

Ce que je dois toujours vérifier en arrivant à ma place et en la quittant.

Le microscope n'est pas placé dans une position où il risquerait de tomber.		
La lumière du microscope est éteinte.		
Il ne reste pas une préparation microscopique sur la platine.		
Le microscope est recouvert de sa housse.		

Ce que je ne dois jamais faire.



M'amuser avec les différentes parties du microscope pour m'occuper les mains !		
--	--	--

B. Les microscopes disponibles dans les salles de sciences

Je reporte les numéros des légendes sur les photos des microscopes disponibles au Collège et au Lycée.

1	Support	2	Éclairage	3	Interrupteur	4	Mollette de réglage de l'intensité lumineuse
5	Platine avec valets	6	Platine avec un insert préparation	7	Mollettes de déplacement de la platine	8	Butée de platine
9	Condenseur et diaphragme	10	Molette de réglage du condenseur	11	Vis macrométrique de mise au point	12	Vis micrométrique de mise au point
13	Tube oculaire	14	Oculaire	15	Tourelle porte objectifs		

Modèle Lycée (vu de profil et vu de face)

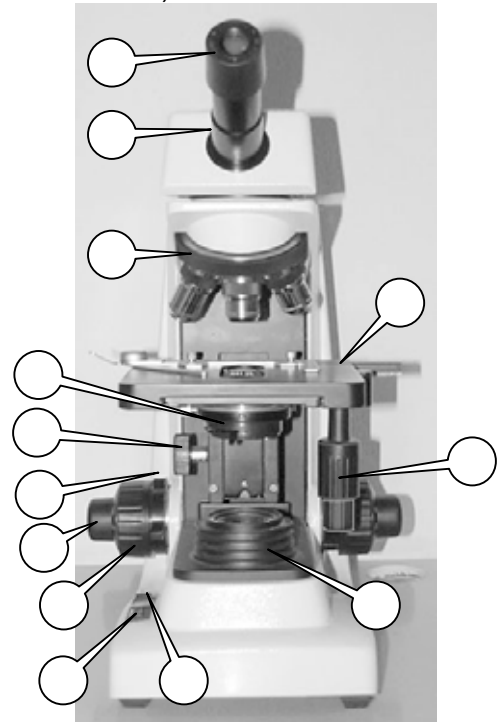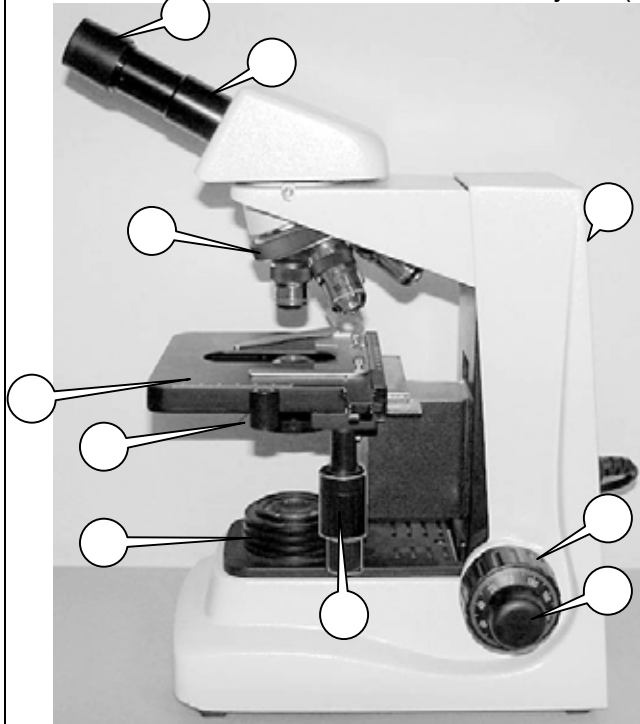

Modèles Lycée et Collège

